

## HELA - HEGA MEDICAL

### URZĄDZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MYCIA

Urządzenie ze stali nierdzewnej przystosowane do zasilania wodą demineralizowaną, demontowalne w całości bez konieczności użycia narzędzi, zastosowanie wysokiej jakości materiałów umożliwia sterylizację parową pistoletu.

- **PISTOLET HELA BEZ KOŃCÓWEK, H.9051**

Dostarczany z węzłem ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m lub 3,0 m i przyłączem do wody ½" lub ¾".

Pistolet dostępny również ze standardowym węzłem z PVC.

- **PISTOLET HELA Z 6 KOŃCÓWKAMI, H.9050**

Pistolet z węzłem ze stali nierdzewnej dostarczany z 6 specjalnymi końcówkami umieszczonymi na uchwycie kątowym ze stali nierdzewnej (H.9052):

1. Przyłącze do mocowania węzła z PVC lub ze stali nierdzewnej (H.1115)
  2. Szpiczaste przyłącze do czyszczenia zaworów (H.1040)
  3. Złącze Luer dla strzykawk i kaniul z podłączeniem typu Luer (H.1120)
  4. Końcówka Record dla strzykawk i kaniul ze stożkową końcówką record (H.1125)
  5. Końcówka do czyszczenia drenów (H.1130)
  6. Dysza rozpylająca do czyszczenia szkła oraz powierzchni (H.5055)
- Wszystkie końcówki można zamawiać indywidualnie



1 2 3 4 5 6

Cały pistolet można łatwo rozmontować na części bez konieczności stosowania narzędzi. Wąż odłączamy poprzez odkręcenie nakrętki stożkowej. Po jej zdjęciu można wyjąć z pistoletu stabilny termicznie uchwyt. Po odkręceniu zamykającej nakrętki można wyjąć całą jednostkę dozującą.

Stożkowa nakrętka ze stali nierdzewnej na końcu pistoletu pozwala na stabilne mocowanie go w stole (przelotka H.5070) lub do ściany (uchwyt nylon H.3000 lub chromowany mosiądz H.3005).